

M-70

Bico de Bunsen - Reclinável

Parabéns pela aquisição do Bico de Bunsen ORCA M-70!

Para uso com gás de botijão direto ou regulado de 1,5 até 6bar.

1bar » 1 at = 1 kg/cm² = 14,22 lb/pol²

Para um perfeito funcionamento, siga estas recomendações:

- *Não deixe cair resíduos no interior do bico;*
- *Limpe periodicamente o equipamento;*
- *Utilize materiais adequados na instalação;*

Instalação:

Instale o registro do botijão de gás;

Conecte a mangueira no registro apertando com uma chave de 1/2" (utilize o lado da mangueira que possui o terminal fixo);

Faça a ligação da mangueira no Bico de Bunsen da mesma forma;

Abra o registro do botijão;

Certifique-se de que não há vazamentos de gás.

Acendimento / Funcionamento:

Feche a entrada de ar do misturador (não precisa fechar toda a luva);

Abra o gás e acenda o bico;

Regule a entrada de ar e gás até obter a chama desejada.

- *Não desmonte do conjunto regulador.*
- *Não utilize objetos pontiagudos para desobstruir o injetor de gás. Se necessário remova este com uma chave de 1/4" e limpe com ar comprimido.*
- *Utilize o bico com uma inclinação para evitar que produtos como por exemplo cêras caiam no interior do bico.*



Metalúrgica Orca Ltda.

*Assistência Técnica:
Rua Tomás Justino Rodrigues, 71 - Jardim Bela Vista
Tel.: (011) 5924-1083
São Paulo - SP
CEP: 04829-000
CGC: 57.010.407/0001-17*