

LABOR

Bico Meker

Parabéns pela aquisição do Bico Meker ORCA LABOR!

Para um perfeito funcionamento, siga estas recomendações:


- *Não deixe cair resíduos no interior do bico;*
- *Limpe periodicamente o equipamento;*
- *Utilize materiais adequados na instalação;*

Instalação:

*Faça a ligação de uma mangueira entre o ponto de gás e o Bico de Bunsen.
Certifique-se de que não há vazamentos de gás.*

Acendimento / Funcionamento:

*Feche a entrada de ar do misturador (não precisa fechar toda a luva);
Abra o gás e acenda o bico;
Regule a entrada de ar e gás até obter a chama desejada.*

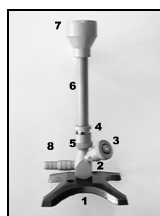

Descrição:

1. Base
2. Corpo
3. Regulador de gás
4. Misturador
5. Luva reguladora de ar
6. Extensão
7. Bico
8. Conexão para mangueira



Fig. 2

Detalhe

1. Conexão
2. Injetor de gás
3. Conjunto regulador
4. Furos de fixação

Fig. 1



Metalúrgica Orca Ltda.